


MICROSCOPIA Y TÉCNICAS DE TINCIÓN



PARTES DEL MICROSCOPIO

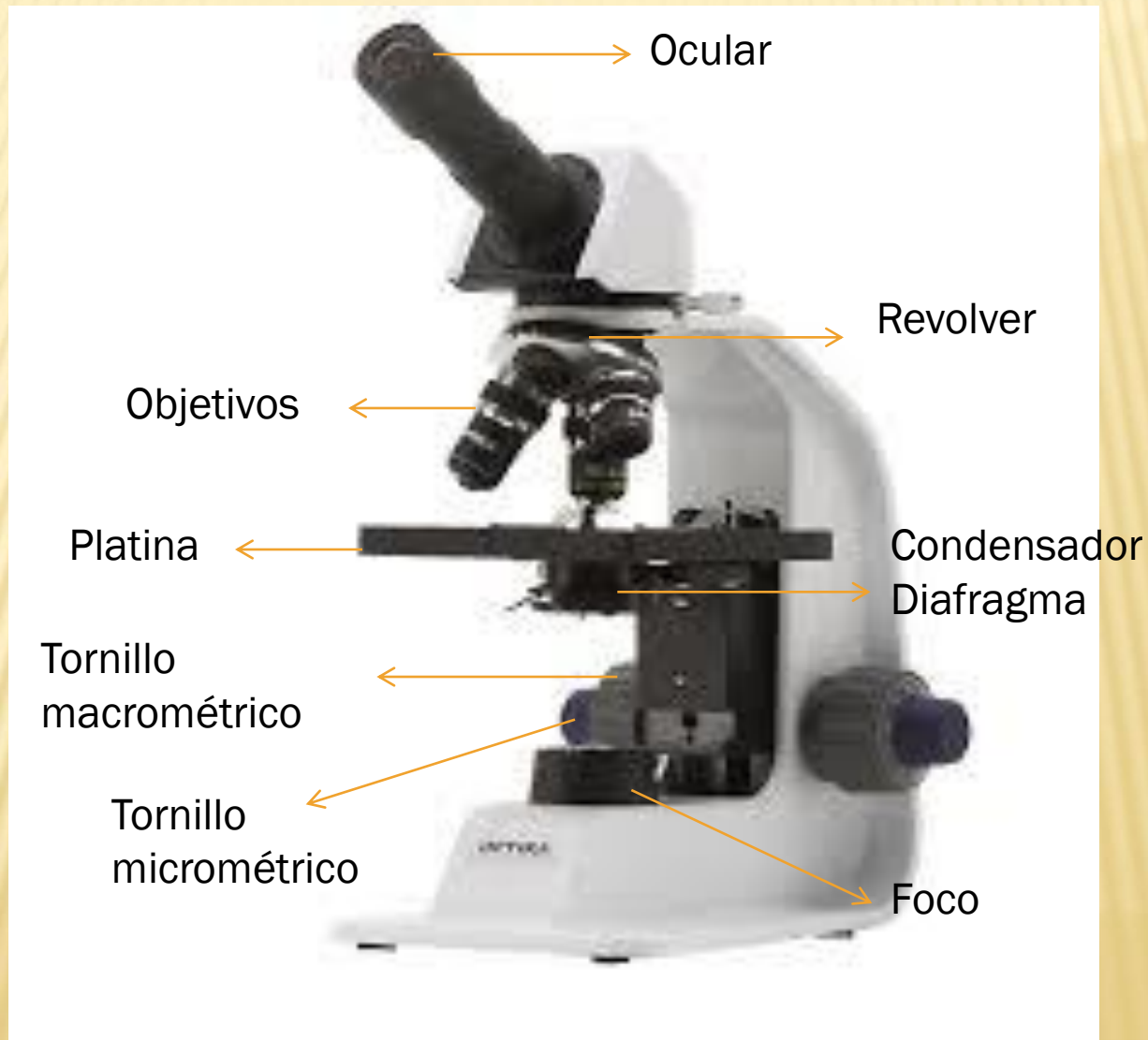

✗ PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

- ✗ Tomamos un poco de yogur y lo extendemos por el centro del portaobjetos. (FROTIS).
- ✗ Fijamos a la llama, uno o dos segundos y retiramos. Repetimos.
- ✗ Unas gotas de etanol para eliminar grasas.
- ✗ Lavamos.
- ✗ Teñimos con Azul de metileno. Dejamos reposar 5 minutos.
- ✗ Lavamos.
- ✗ Ponemos un cubre.
- ✗ Observamos con objetivo pequeño y vamos pasando a los siguientes, hasta el objetivo de inmersión con aceite de inmersión.

BACTERIAS DEL YOGUR (LACTOBACILLUS)

✖ ¿Qué vamos a ver ?

